

## \*MPMINIPURE® SUPER M SPECIAL 20

SUPER M SPECIAL 20 sağladığı Tip 2 kalitesindeki saf suyu kısa sürede vermek üzere tasarımılanmış bir cihazdır



- **Yıkabilir filtre** , ile kartuş sarfiyatını azaltır.
  - **MANUAL harici yumuşatıcıyla** şebeke suyundaki kalıcı sertliği giderir ve RO membranlarının ömrünü uzatır.
  - **Yüksek kapasiteli kombine 5 mikron + AK kartuşla** partikülleri, organik maddeleri ve serbest kloru tutar.
  - **Kaliteli ve verimli RO pompaları ve RO membranlarıyla** yumuşatılmış su içindeki iyonların %96 sini , partikül, organik madde ve bakterilerin %100 ünü tutarak sağladığı suyu çift kademeli MB REÇİNE TANKLARIYLA arıtır, saf su kalitesini okur , doğrudan kullanıcının tankına otomatik olarak doldurur.
- Her MPMINIPURE cihazında güvenilir **MES RO/DI CONTROLLER 13** bulunmaktadır. Mikroprosesör elektroniğiyle kullanıcının deposu kontrol edilir dolduğunda girişi kapatarak üretimi durdurur. Su azaldığında tekrar devreye girerek ayarlanan sürede membranları durular ve üretime başlar. Depodaki su tamamen bittiğinde alarm verir ve saf su pompasını korumak amacıyla enerjisini keser, su seviyesi tekrar yükseldiğinde programlanan bekleme süresi sonunda saf su pompasını devreye sokar. Şebeke basıncının aşırı düşmesi veya filtrenin tıkanması halinde RO pompalarını korumak amacıyla üretimi durdurur ve alarm verir.
  - CİHAZLA BERABER SAĞLANAN KONTROL PANOSUNDA, KULLANICININ DEPOSU İÇİN 2 ADET SEVİYE ŞAMANDIRASI VE SAF SU POMPASI için SİGORTA VE KORUMASI BULUNMAKTADIR

ARAMETRELER		SUPER M SPECIAL	SUPER M SPECIAL UYGULAMA ALANLARI
Saf Su üretim (4 bar 25 C de)		60-80lt/saat	YÜKSEK KAPASİTEDE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA, GENEL LABORATUVAR UYGULAMALARI , ÜRETİM , KALİTE KONTROL VS. UYGULAMALAR KULLANICINI KENDİ SAF SU VEYA ÜRETİM TANKINA DOLUM AMAÇLIDIR
İletkenlik		< 0,2 µS/cm	
TOC		<50ppb	
RO iyon arıtım oranı		>%95	
RO bakteri arıtım oranı		>%99	
RO partikül tutma oranı		>% 99	
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ			STANDART SET Cihaz , bağlantı ve atık hortumları, mekanik filtre, 2 adet yedek kartuş ,Sertlik ve klor test kiti
Besleme suyu basıncı		1-6 bar	
İletkenlik		< 1600µS/cm	
Kalıcı sertlik		< 15dH (*)	
Serbest klor		<2ppm	
Demir		<0,2ppm	
CİHAZ ÖZELLİKLERİ			(*) Kalıcı sertliği yüksek sular için SW56CK MODEL otomatik yumuşatıcı kullanılmalıdır
Boyutları (EnxBoyxDerinlik)		41x60x50cm	
Ağırlık (Net/brüt)		58kg/63kg	
Elektrik		220vAC 140 watt	
KOD NO	SARF MALZEMELERİ		
MP050/10	YUMUŞATICI REÇİNE		
MP030	KOMBİNE 10 " AK KARTUŞU		
MP372/3	MB REÇİNE (2PK GEREKLİ)		
MP3012	RO MEMBRANI ( 2 ADET GEREKLİ)		
OPSİYONLU ÜRÜNLER			
MP0817AK	MANUAL AK TANK (YOGUN ORGANİK MADDE VE SERBEST Klor İÇEREN BESLEME SUYU İÇİN)		
SW56CK	OTOMATİK YUMUŞATICI		
MP0817MB	HARICI MB REÇİNE TANKI (2ADET GEREKLİ ) (YÜKSEK KAPASİTEDE KULLANIM AMAÇLI)		
PP MANYETİK POMPA	KULLANICININ TANKINDAKİ SAF SUYU ÜRETİM TANKINA AKTARMAK İÇİN		

REVIZYON 2021 11

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

[www.mesmedikal.com](http://www.mesmedikal.com) [www.minipure.info](http://www.minipure.info)

**MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN.TİC.LTD ŞTİ**